

# Steritest™ Symbio ポンプユーザーインターフェース クイックガイド

## 標準モードを使用する

2014 May 12 12:53

標準モード  
テストメソッドモード  
使用可能なメソッドがありません  
設定

メイン画面に戻るには、**⏪** を押します。

⏪ によって標準モードを選択します。

⏪ によって標準モードに入ります。

2014 May 12 17:14

モードを変更するには ⏪ を押します

タイマー オフ      スピード 75      圧力モニタリング

ポンプにSteritest™ デバイスを取り付けます。

⏪ を押してポンプヘッドを閉じます。

ポンプヘッドを開くには、**⏪** を押します。

⏪ を2秒間続けてタイマーの値を設定します。

注: ポンプの作動中は操作できません。

設定を変更するには **⏪** を押します

2014 May 12 17:14

タイマー オフ      スピード 75      圧力モニタリング

⏪ によってポンプを起動します。

⏪ によってポンプの回転速度を常に調節できます。

タイマー機能を使用する

あらかじめ設定された値に達すると、ポンプは自動的に停止します。

タイマー 20

注: あらかじめ設定された値に達する前にポンプを停止するには、**⏪** を使用します。

タイマー機能を使用しない

**⏪** によってポンプを停止します。

## ポンプを構成する

### 設定

戻る ⏪



#### 圧力モード

- フットスイッチ
- シリンジサポート
- 日付と時間
- 言語
- ポンプ情報
- アラーム音量
- 明るさ
- メソッドの転送
- ネットワーク設定
- 圧力センサーの検証

### 圧力モニタリングモード

Steritest™ キャニスター内の圧力レベルは、カラーバーで示されます。



緑色: 圧力は正常



オレンジ色: 高圧



赤色: 圧力が過剰

ポンプを停止することをお勧めします。

### 圧力調整モード

注: タイマー機能およびシリンジサポート取付時は圧力調整できません

圧力モニタリングモードに自動減速を加えた機能を持ち、キャニスター内の圧力を低減します。

スピード

速度設定値 → 100 ← 自動速度調整

## テストメソッドモードを使用する

注:このモードは、Steritest™ Symbio ソフトウェアを使用してポンプに試験方法がロード済みの場合にのみ使用できます。



注: 詳細なSteritest™ Symbio ポンプユーザーガイドをダウンロードするには、[www.millipore.com/steritest-symbio](http://www.millipore.com/steritest-symbio)にアクセスします。

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.  
Merck, Steritest, Sigma-Aldrich and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates.  
その他すべての商標は、該当する所有者の所有物です。商標についての詳細情報は公にアクセス可能なリソースでご覧になれます。PF16603 バージョン 3.0 01/2019  
ドイツ、ダルムシュタット所在のMerck KGaAのライフサイエンス事業は、米国、カナダではMilliporeSigmaとして運営しています。